

## آماده سازی و نصب

نکات ضروری برای حمل و نقل و محل قرارگیری دستگاه:

- 1) در جابجایی و حمل و نقل، هرگز سر یا درپوش ظرفها تحت فشار قرار نگیرد.
- 2) دمای کارکرد باید در محدوده‌ی دمای اتاق و حدود 25 درجه‌ی سانتی گراد باشد. (به علت کارکرد صحیح دستگاه و تبخیر محلولها)
- 3) محل قرارگیری باید تراز باشد.
- 4) دستگاه از هر طرف با دیواره‌های اطراف فاصله‌ی مناسب داشته باشد.
- 5) حتما بیشینه ارتفاع دستگاه (هنگام تعویض ظرف) باید مد نظر قرار گیرد و دستگاه در زیر میز یا مکان‌هایی با ارتفاع کم‌تر قرار نگیرد.
- 6) از قرار دادن اجسام بر روی دستگاه پرهیز کنید.
- 7) در معرض جریان شدید هوا مثلا رو به روی دریچه‌ی کولر، پنکه و ... نباشد و از تابش آفتاب مستقیم جلوگیری شود. (به علت کارکرد صحیح دستگاه و تبخیر محلولها)
- 8) قبل از اتصال به پریز برق، استاندارد بودن سیم کشی ساختمان توسط فرد متخصص بررسی شود، مخصوصا اگر در نزدیکی دستگاه، از وسایل با توان بالا مانند فور و ... استفاده می‌شود. همچنین به دلیل حساسیت کار دستگاه، حتما از دستگاه‌های تثبیت کننده‌ی ولتاژ (استابلایزر) استفاده شود.
- 9) سطح میز محل قرارگیری دستگاه باید به اندازه‌ی کافی وسیع و یا لبه دار باشد تا فضای لازم برای چرخش دستگاه جهت سرویس‌های دوره‌ای وجود داشته باشد و از پایین افتادن چرخ‌ها از لبه‌ی میز جلوگیری به عمل آید.
- 10) کابل برق یا سیم تلفن باید به صورت کاملا آزاد باشند و مقداری هم برای جابجایی دستگاه (هنگام تعویض محلولها) در نظر گرفته شود.