

کاربرد: هم زدن مواد

قیمت فروش:

مدل/مشخصات	MFT- OS-01	MFT- OS-02
ریال قیمت	24000000	26000000

مشخصات فنی :

over head stirrer-5 (همزن)

مدل/مشخصات	واحد	MFT- OS-01	MFT- OS-02
ابعاد دستگاه	سانتیمتر	21x16x10	21x16x10
جنس بدنه و رنگ		استیل	استیل
ماکزیمم دور همزن	دور بر دقیقه	480	350
قطر شفت همزن	میلی متر	10 >	12 >
تایمر دیجیتال	دقیقه	100000<	100000<
دقت دور همزن	دور بر دقیقه	1	1
مشخصات الکتریکی	هرتز/ولت	50/220	50/220
وزن	کیلو گرم	3	3.2
توان مصرفی	وات	250	280

مشخصات فیزیکی: طبق جدول بالا می باشد

مشخصات الکتریکی: طبق جدول بالا می باشد

مراحل راه اندازی: همزن بر روی پایه مربوطه نصب شده و شفت مورد نیاز روی آن بسته و محکم میشود دستگاه آماده استفاده می باشد

کالیبراسیون:

بایک تاکو ژنراتور دور خروجی دستگاه اندازه RPM آن مقایسه شده در صورت نیاز اختلاف مورد نظر کالیبره شود

(راهنمای کاربری):

عیب یابی

عیب دستگاه	علت	روش رفع عیب
دستگاه روشن نمی شود	برق ورودی یا فیوز قطع می باشد	کابل برق دستگاه را وصل نمایید و فیوز را تعویض نمایید
همزن دستگاه نمی چرخد	1- غلظت مواد بالا می باشد- 2- rpm خروجی کم انتخاب شده است 3- موتور دارای اشکال می باشد 4- موتور می چرخد سه تا نظام خراب شده است	1- غلظت مواد را کم نمایید 2- rpm دستگاه را بیشتر نمایید 3- با شرکت تماس حاصل نمایید 4- سه نظام را تعویض نمایید

شرایط گارانتی :

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس تعویض قطعات کل دستگاه مجموعه به مدت دو سال می باشد

خدمات وارانته (خدمات پس از فروش) تا 10 سال بعد از تحویل دستگاه در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

ولی ضمانت نامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

- 1) صدمات و ضایعات ناشی از حمل و نقل ، ضربه، سقوط، آتش سوزی یا حرارت زیاد تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی ، رعد و برق و حوادث طبیعی، استفاده غلط و یا بی توجهی به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه
- 2) دستگاههایی که دستکاری شده اند و یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت تعمیر شده باشند
- 3) هر نوع دستکاری و یا آسیب در هولوگرام های نصب شده بر روی دستگاه
- 4) هر گونه جا بجایی پس از نصب بدون هماهنگی شرکت
- 5) مواد مصرفی شامل گارانتی نمی باشد
- 6) خدمات پس از فروش بمدت 10 سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.
- 7) استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه
- 8) صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاه ها ، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب
- 9) صدمات ناشی از نصب یا به روز رسانی هر نوع فایل ، نرم افزار برنامه یا Firmware توسط افراد غیر مجاز

تمیز کردن قطعات دستگاه و زیر لایه ها

از پارچه های پنبه ای که ایجاد خش ننماید با استفاده از مایع تمیز کننده جهت تمیزی شیشه استفاده میشود کنترلر دستگاه نیاز به هیچ گونه تمیزکاری ندارد.

جدول زمان و تحویل دهی

زمان	
تامین قطعات	یک هفته
ساخت و ابکاری	یک هفته
تست گرم و کالیبراسیون	3 روز
نصب و راه اندازی	1 روز

آزمون های تحویل دهی : همزن بر روی پایه مربوطه نصب شده و شفت مورد نیاز روی آن بسته و محکم میشود دستگاه آماده استفاده می باشد

نحوه ساخت اجزای محصول : پس از تهیه کردن مواد اولیه در ابتدا سفارش ساخت بدنه دستگاه به واحد مربوطه داده می شود سپس تجهیزات و قطعات داخلی دستگاه روی بدنه نصب میشود در نهایت عملکرد دستگاه تست شده و جهت کالیبره و کنترل نهایی به واحد کنترل کیفی ارجاع داده میشود

مراجع فروش:توفیق دارو