

شرایط محیطی لازم برای نصب دستگاه فریزرهای

مدل ۸۰- برای کلیه سایزها

با توجه به اینکه فریزر تحقیاتی دستگاهی است که در اکثر آزمایشگاهها

برای ایجاد برودت مشخص استفاده میشود کاربرد وسیعی دارد

فریزرهای تولیدی شرکت گروک در مدل فوق دارای رنج دمای تا منفی ۸۰- درجه

است که دامنه کاربرد دستگاه را افزایش میدهد برای مثال از ژنتیک و خواص مواد

ازمایشگاه تست تولیدات نظامی فروخته شده و نصب شده است

دستگاه فوق در هر آزمایشگاهی قابل نصب است فقط شرایط محیطی

قابل قبول باشد مثلاً دما در رنج ۱۰+ تا ۳۰+ درجه باشد دستگاه

کار میکند و حتماً پریز برق دستگاه باید دارای ارت باشد .

در صورتی که دمای آزمایشگاه بالاتر از ۳۰+ باشد راندمان بخش برودت کاهش پیدا میکند

در صورتی که دمای محیط بالاتر از ۳۵+ برود آلام صوتی دستگاه فعال میشود

محیط نصب دستگاه باید دارای تهویه مناسب باشد .

از باز کردن درب دستگاه بصورت مکرر خوداری فرمایید تا یخ زدگی داخلی ایجاد نشود

در صورت تک فاز بودن ۱۶ آمپر برق مصرفی دارد و در صورت سه فاز بودن ۱۰ آمپر.