

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی

---

## دستگاه الک شیکر

مدل SS-11



### شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برای راه اندازی دستگاه برق سه فاز ۱۵ آمپر مورد نیاز است. همراه دستگاه ۴ عدد پایه آهنی ارسال می گردد. به علت لرزش زیاد دستگاه، حتما باید زمین را کنده و پایه ها را توسط سیمان درون زمین کرده و بعد دستگاه را به پایه ها وصل نمایید. توجه کنید که برای این کار حتما پایه ها را به دستگاه بسته و بعد درون زمین و وارد سیمان نمایید.

---

آدرس دفتر مرکزی: تهران - خیابان فرجام - بین حیدرآباد و ولیعصر - پلاک ۶۲۰ - واحد ۱۱

تلفن: ۷۷۲۲۳۵۸۹، ۶-۷۷۲۴۰۷۸۵      تلفکس: ۷۷۴۹۱۵۲۶

www.sanateram.com

Email:headoffice@sanateram.com