

- ۱- هنگام استفاده از هود بیولوژیک نباید درب شیشه‌ای محافظ آن باز و بسته شود.
- ۲- دستگاه‌ها و مواد موجود در داخل هود بیولوژیک باید در حد حداقل ممکن باشند. نباید جریان گردش هوا به فضای اشغال شده پشتی، مسدود شود.
- ۳- در هنگام کار کردن شخص هرگز نباید لامپ UV روشن باشد.
- ۴- چراغ‌های شعله‌ای نباید در هود بیولوژیک استفاده شوند. گرمای تولید شده در جریان طبیعی هوا اختلال ایجاد می‌کند و ممکن است به فیلترها آسیب برساند.
- ۵- کلیه کارها باید در بخش میانی یا عقبی میز کار انجام گیرد و از طریق پانل شیشه‌ای قابل رویت باشد.
- ۶- کاربر نبایستی با جابجایی مکرر دست‌هایش باعث آشفته‌گی جریان هوا شود.
- ۷- شبکه‌های هوا نباید به وسیله اجسامی از قبیل دفترچه یادداشت، پی‌پت‌ها یا سایر اجسام مسدود شوند، چون این حالت جریان هوا را قطع کرده و باعث آلودگی بالقوه مواد و آلودگی در کاربر می‌گردد.
- ۸- سطح هود بیولوژیک نبایستی با به‌کارگیری یک ماده ضد عفونی کننده مناسب بعد از اتمام کار و پایان روز خشک و تمیز شود.
- ۹- فن هود بیولوژیک نبایستی حداقل به مدت ۵ دقیقه قبل از شروع کار و بعد از اتمام کار در کابینت جریان داشته باشد.
- ۱۰- قلم و کاغذ هرگز نبایستی داخل هود بیولوژیک قرار داده شود.
- ۱۱- جهت باز و بسته نمودن شیرگاز از ولو داخل دستگاه استفاده نمایید.
- ۱۲- دستگاه باید به دور از جریان هوا باشد.

۱۳ دقت شود که دو چراق مهتابی و UV همزمان با هم روشن نشوند.

۱۴ هر فرد حداقل ۹۰ سانتی متر باید از دستگاه فاصله داشته باشد تا سبب اختلال در جریان هود نگردد.