

نکات ایمنی و شرایط محیطی دستگاه هود لامینار

- دستگاه را در محل مناسب و ترجیحا نزدیک به خروجی قرار دهید
- در هنگام کار فاصله ایمنی با دستگاه را رعایت فرمایید
- هر ۱۰۰۰ ساعت کار با دستگاه طبق ساعت کارکرد فیلتر اقدام به تعویض فیلترها نمایید
- در هنگام کار با سیستم شیر گاز حتما فن دستگاه را روشن نمایید که این عمل باعث بالا رفتن طول عمر فیلترها می گردد
- قبل از شروع کار با دستگاه از ثابت بودن چرخ ها اطمینان حاصل نمایید
- پس از اتمام کار حتما دستگاه را با مواد ضد عفونی کننده تمیز نمایید و همچنین از لامپ UV استفاده نمایید
- دستگاه را در محیط تمیز مستقر نمائید و سپس با دستمال مرطوب داخل کابین و سینیهای استیل را تمیز کنید و درب کابین را با فاصله ۲ سانتیمتر از کف بسته نگهدارید.
- کلید فن جهت فعال کردن هوای کابین میباشد که این سیستم را همیشه ۵ دقیقه قبل از استفاده کردن از دستگاه روشن کنید تا کلیه پارتیکلهای داخل کابین جذب فیلتر گردد .
- دستگاه را در اتاق کم رفت و آمد نصب نمائید و توجه داشته باشید زمان نظافت اتاق دستگاه خاموش و درب جلو کاملا بسته باشد .
-