

## راهنمای کاربری:

این دستگاه برای بریدن طول مشخصی از مغزه (core) که توسط فرد تعیین می گردد طراحی شده است. همچنین در این دستگاه امکان انجام ساب مغزه جهت صاف کردن سر و ته سنگ وجود دارد. کیفیت تیغه اره در این دستگاه بسیار مناسب است به گونه ای که دقت بالایی در برش دارد. به این دستگاه ماده خنک کننده (آب) وارد و از آن خارج می شود. تمام اجزای این دستگاه که در این آزمایش، خیس می گردند از جنس فولاد ضد زنگ و آلومینیوم هستند. به این ترتیب این اجزا مدت طولانی حفظ شده و دچار خوردگی نمی شوند.

## روش کار با دستگاه:

- **برش:** مغزه مورد نظر را در محل مناسب و بین دو گیر قرار دهید. پمپ تزریق سیال خنک کننده را روشن نمایید. دستگاه را روشن کنید و با جلو و عقب راندن تیغه سنگ را برش دهید.
- **ساب:** جهت انجام عملیات سابیدن، مغزه مورد نظر را در بین دو گیره مشخص شده قرار دهید. تیغه ساب را با تیغه اره تعویض کنید. با جلو و عقب کردن تیغه عملیات سابیدن انجام می شود.

توجه: قطر تیغه ساب ۲۵۰ میلی متر و قطر تیغه اره ۳۵۰ میلی متر است

## نکات ایمنی دستگاه مغزه بر:

در حالی که دستگاه خاموش است سیستم را از نظر چرخش آب چک کنید. بعد از قرار دادن مغزه و سفت کردن آن در محل مورد نظر، درپوش پلاستیکی را بسته و دستگاه را روشن کنید و عملیات مغزه بری را انجام دهید.