

1- از قرار دادن دستگاه در تماس مستقیم نور آفتاب بپرهیزید.

2- از قرار دادن دستگاه در جاهای مرطوب خودداری کنید.

3- دستگاه را در محلی نصب نمایید که بتوان به راحتی به آب شهر دسترسی پیدا کرد.

4 - هیچ‌گاه از برق ژنراتور داخلی برای دستگاه استفاده نکنید .

5 - با توجه به اینکه دستگاه همزمان با آب و برق کار میکند ، حتماً " باید دارای سیم اتصال زمین باشد ، تا در صورت بروز هر گونه مشکلی در دستگاه فیوز برق قطع شود و از شوک ناشی از برق‌گرفتگی جلوگیری شود .

6 - در صورت قطع ترموستات دستگاه بصورت اتوماتیک ، قبل از اینکه ترموستات دستگاه را فشار دهید حتماً " آب ورودی دستگاه را کنترل و از صحت تنظیم آن مطمئن شوید .

7 - در زمان رسوب‌گیری دستگاه حتماً " آن را به فضای آزاد و خارج از آزمایشگاه ببرید تا بخار اسید مصرفی برای رسوب‌گیری باعث ناراحتی شما نشود .