

نصب و راه اندازی استیشن سرد:

- محلی د آزمایشگاه که دور از جریان سریع هوا و سیستم تهویه است در نظر گرفته شود.
- دستگاه را روی سطح صاف و بالانس قرار دهید.
- دستگاه نباید کنار دستگاه های تولید کننده گرما باشد.
- از اتصال کابل دستگاه به پیز برق اطمینان اطمینان حاصل کنید.
- از وجود برق و اتصالات مطلع شوید.
- با استفاده از ماژول نصب شده روی دستگاه ، دمای مورد نظر را تنظیم نمائید.
- وقتی دما به ۴ درجه سانتی گراد رسید، مناسب ترین درجه به منظور عملیات است.

اقدامات ایمنی لازم در استفاده از استیشن سرد

- ❖ در داخل دستگاه از فندک استفاده نشود این ابزارها لایه های جریان هوای داخلی را مختل ساخته و باعث سوختن فیلترها می شود.
- ❖ داخل دستگاه را کاملا تمیز کرده و در پایان جریان هوا را به مدت ۳ تا ۵ دقیقه روشن نمایید.
- ❖ سطح تمام مواد و وسایلی که در تماس با مواد بیولوژی است با الکل ۷۰ درصد تمیز شود
- ❖ از نوسانات برقی جلوگیری شود.
- ❖ برای افزایش کارایی دستگاه بهتر است محیط کار خنک باشد.
- ❖ برای اتصال به برق از محافظ استفاده شود.



Cold Station
