



آرین اندیش آروین

(با مسئولیت محدود)

شماره ثبت: ۴۳۸۷۵۸

COLONY COUNTER

دفترچه نصب دستگاه

تولید کننده

شرکت آرین اندیش آروین

آدرس: تهران ، خیابان اشرفی اصفهانی ،

۳۵ متری گلستان ، پلاک ۱۰۲ ، واحد ۸

تلفن: ۴۴۴۷۴۶۵۸-۴۴۴۷۴۰۶۶-۴۴۴۷۳۹۹۲

فکس: ۴۴۶۲۱۹۴۴

www.arian-andish.com

info@arian-andish.com

مشخصات فنی :

- ✓ جنس بدنه : ABS
- ✓ دارای دو پراب منفی و مثبت
- ✓ ذره بین 30X
- ✓ دارای شمارشگر دیجیتال
- ✓ دارای ۱۶ طیف رنگی
- ✓ دارای کنترل خارجی برای تنظیم طیف رنگی
- ✓ ولتاژ برق : 220v / 50 -60Hz
- ✓ جریان مصرفی : 500MA
- ✓ وزن : 1.7Kg
- ✓ ابعاد : (Length ×Width × Hight) 23×25×7 cm

دستور العمل های ایمنی

- ۱- از قرار دادن دستگاه در محل های مرطوب و زیر نور خورشید خودداری فرمائید .
- ۲- دستگاه در محل کاملاً یکنواخت و صاف ثابت قرار گیرد.
- ۳- برای تمیز کردن دستگاه از دستمال مرطوب استفاده فرمائید.
- ۴- جهت کالیبره کردن دستگاه با بخش فنی شرکت تماس حاصل فرمائید .
- ۵- برای تغذیه دستگاه فقط از آداپتور تعبیه شده درون آن استفاده فرمائید
- ۶- از ریختن آب بروی قسمت های برقی دستگاه خودداری فرمائید .

نحوه آماده سازی دستگاه

- ۱- ابتدا کابل تعبیه شده درون دستگاه را به محل مورد نظر پشت دستگاه متصل نمائید .
توجه فرمائید دوشاخه دستگاه را به پریزهای استاندارد متصل نمائید) .
- ۲- کلید ON و OFF دستگاه را در حالت ON قرار دهید . با روشن کردن دستگاه نور Back Light و دیجیتال دستگاه روشن می شود .
- ۳- 7Segment شروع به چشمک زدن می کند با زدن دکمه Set ثابت می شود.
- ۴- پراب های اتصال را در محل خود و با رعایت رنگ بندی در فیش مربوط به خود وارد نمائید .
- ۵- پراب منفی (مشکی) را در لبه ی پلیت یا ظرف حاوی ژل متصل کنید
- ۶- با کمک پراب قرمز که پروب شمارشگر است شروع به شمارش کنید .
- ۷- با هر بار زدن پراب قرمز و جدا کردن آن Counter شروع به شمارش می کند
- ۸- شمارش بارز دستگاه به وسیله کلید UP نیز امکان پذیر می باشد.
- ۹- برای ریست کردن دستگاه با شارژ مجدد کلید SET (7Segment) صفر می شود و ۴ صفر را نمایش می دهد .
- ۱۰- برای تغییر دادن نور Back Light و کنتراست نور از ریموت استفاده نمائید .
- ۱۱- دستگاه فوق دارای ۱۶ طیف رنگی می باشد .
- ۱۲- ذره بین دستگاه مجهز به لامپ است در صورت نیاز دکمه ON را فشار دهید.