

شرکت پویا فرآزما

دستگاه آزمایش تار و فنر مرتعش مدل TLS-77NB

نگهداری و تعمیر:

1. دستگاه در معرض تغییرات دمایی شدید قرار نگیرد.
2. دستگاه را در محل های با رطوبت بالا و دارای گاز های خورنده قرار ندهید.
3. برای جابجا کردن دستگاه نخ، فنر و وزنه ها را از دستگاه جدا نموده و پس از ثابت شدن جای دستگاه مجدد نصب نمایید.
4. تار و فنر بیش از حد کشیده نباشد.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- محدوده دمایی بین 55 تا 0 درجه سانتیگراد
- 2- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 55% - 10%

