

شرکت پویا فرآزما

شکست مایعات

نگهداری و تعمیر:

1. در موقع حمل ظرف از قسمت زیرین نگه داشته شود .
2. ظرف پر از مایع هیچگاه حمل ، جابجا و یا تکان داده نشود .
3. ظرف همیشه در روی یک سطح صاف گذاشته شود .
4. مایعات به آرامی درون ظرف ریخته شود و از ریختن ناگهانی که موجب تنش میگردد ، خودداری نمایید .
5. جهت خالی کردن ظرف از لیوان و یا لوله پلاستیکی استفاده شود و هرگز ظرف برگردانده نشود .
6. جهت تمیزکردن ظرف از دستمال زبر استفاده نگردد زیرا موجب ایجاد خط بر روی صفحات پلکسی میشود.
7. چنانچه ظرف دچار نشستی شد از چسب سیلیس (آکواریوم) جهت مسدود کردن نشستی استفاده شود.
8. مواد اسیدی و یا قلیایی با درجه خلوص بالا درون ظرف ریخته نشود.
9. نوسانات برق باعث کم نور شدن و یا سوختن لیزر می گردد. حتما در آزمایشگاه از ترانس استفاده شود.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- کنتور برق تک فاز 10 آمپر
- 2- محدوده دمایی بین 50 تا 0 درجه سانتیگراد
- 3- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 75% - 10%
- 4- از تراز بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

