

در هنگام نصب دستگاه ارتفاع پایه های دستگاه از سطح میز کنترل شود تا دستگاه در حال تراز قرار بگیرد. دستگاه بر روی میز با استحکام کافی قرار بگیرد. در هنگام روشن کردن دستگاه از باز بودن پیچ قفل بر روی دستگاه اطمینان حاصل گردد. در پانل خروجی دستگاه یک کابل توان و یک متصل کننده به کامپیوتر وجود دارد. ابتدا کانکتور را به کامپیوتر وصل کنید، سپس کابل برق دستگاه را حتما به تنظیم کننده برق (stabilizer) در صورتیکه کابل برق دستگاه مستقیما به برق شهر متصل گردد، امکان تخریب قطعات حساس دستگاه وجود دارد. پس از اطمینان از اتصال کابل برق، کلید دستگاه را بزنید. سپس کامپیوتر را روشن کرده و برنامه FMT.exe را اجرا کنید. پس از اجرای این برنامه تمام قطعات در وضعیت اولیه خود قرار می گیرند. سپس بر روی نشانگر مربوط به حرکت میز کلیک کرده و کلمه out را انتخاب کنید.نگه دارنده تا فاصله ده سانتیمتری از سطح درب جلویی بیرون می آید.