

- نصب

این بخش اطلاعات ضروری برای نصب فتویوراکتور صبا فرم 110 را به شما ارائه می دهد

1 1 - نیازمندیهای نصب

1 1 1 - راهنمای برق دستگاه

این دستگاه با برق 220 متناوب (50 هرتز) کار می کند.
توجه: از وجود اتصال به زمین مطمئن شده و از محافظ برق استفاده کنید.

1 1 2 - راهنمای آب دستگاه

ورودی آب در سمت چپ دستگاه قرار گرفته است.
فشار آب باید 15 Psig (حداکثر 20Psig و نه بیشتر از آن) بوده و از صافی با منافذ 50 میکرومتر عبور نماید .
بایستی از اتصالات سرشیلنگی مناسب استفاده شود زیرا این ابزار وظیفه مهمی را در دستگاه فتویوراکتور به عهده دارند.

1 1 3 - اتصالات گاز (هوا و اکسیژن ورودی)

ورودی گازها در سمت راست دستگاه تعبیه شده است.
اتصالات سرشیلنگی هوا و اکسیژن توسط بست و فیتینگ محکم و ایمن می شوند.
همه گازها باید به طور منظم دریک تنظیم کننده ی دو مرحله ای (جریان سنج هوا و اکسیژن) تنظیم شوند و درجه جریان سنج گازهای را که وارد می شوند اندازه می گیرد.
همه گازهای ورودی باید استاندارد باشند. (درجه پزشکی داشته باشند)
فشار گازهای ورودی نباید بیشتر از 20Psig باشند.