

شرکت پویا فرآزما

مشخصات فنی دستگاه آون ۵۰ لیتر PFA-A45D

شامل:

- ✓ حجم آون ۵۰ لیتر
- ✓ توان ۱۰۰۰ وات
- ✓ ولتاژ 220V – 5A – 50Hz
- ✓ بدنه داخلی از جنس استیل، بدنه خارجی از جنس فلز گالوانیزه با رنگ الکترواستاتیک
- ✓ ابعاد داخلی ۳۷×۳۱×۴۵ و ابعاد خارجی ۵۱×۴۵×۷۳
- ✓ دارای ترمومتر دیجیتال در بازه دمایی $0 - 250^{\circ}C$
- ✓ دارای تایمر 0-120 min

راهنمای کاربری:

۱. دو شاخه دستگاه را به پریز ارت دار وصل نمایید.
۲. کلید Power را در حالت ON قرار دهید.
۳. در صورتیکه از تایمر استفاده می کنید، زمان مورد نظر را توسط ولوم Timer تنظیم نمایید.
۴. برای وصل مداوم تایمر در حالت خاموش، تایمر را در جهت عکس بچرخانید.
۵. بوسیله ولوم ترموستات دمای مورد نظر را انتخاب نمایید.
۶. به جهت تثبیت دمای مورد نیاز، دستگاه به گونه ای طراحی شده که حرارت داخل محفظه به آرامی بالا خواهد رفت تا دستگاه دچار Over Shoot نگردد.
۷. پس از اینکه دمای داخل محفظه به دمای تنظیم شده مورد نیاز رسید، چراغ زرد رنگ به معنای تعادل دمایی (TERMIC ADJ) روشن خواهد شد.
۸. بعد از چند روشن و خاموش (روشن و خاموش شدن Heater) که بطور اتوماتیک صورت میگیرد دمای داخل محفظه در تمام قسمت ها یکنواخت خواهد شد.

(0 - 250 ° c) – (0 - 120 mi



نگهداری و تعمیر:

۱. بعد از هر بار استفاده و پس از سرد شدن دستگاه، داخل محفظه را تمیز نمایید.
۲. سینی های استیل قابل شستشو می باشند، لذا آنها را همیشه تمیز نگهدارید.
۳. برای کم کردن زمان تایم، تایمر دستگاه را در جهت عکس نچرخانید.
۴. در هنگامی که از دستگاه استفاده نمی شود، دوشاخه را از پریز بیرون آورید.

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت ۱۰ سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

۱. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی،
۲. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمایدستگاه.
۳. صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاهها، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب
۴. دستگاههایی که دستکاری شده یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت پویا فرآزما تعمیر شود.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- ۱- محدوده دمایی بین ۵۵ تا ۰ درجه سانتیگراد
- ۲- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه ۶۵% - ۱۰%
- ۳- از تراز بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

شرایط کالیبراسیون:

دستگاه کالیبره است و نیاز به کالیبره شدن ندارد.

آزمون تحویل دهی:

دستگاه را به برق زده و زمان سنج و ترمومتر آن را تست نمایید.

جدول زمانبندی:

زمان	موضوع			
۴	۳	۲	۱	
روز ۳				تدارکات و خرید قطعات
روز ۵				ساخت و مونتاژ دستگاه
روز ۲				کالیبراسیون و کنترل کیفی
روز ۱۰				تحویل دستگاه ها

