

کدفرم/ویرایش: F320/00	شرایط محیطی برای نصب دستگاه	شرکت دانش پژوهش فجر
-----------------------	------------------------------------	----------------------------

نوع دستگاه : فریزر 70- شماره سریال :

توضیحات	مشاهده نتایج		الزامات	مرحله کاری
	بله	خیر		
	ok		سالم بودن بسته بندی دستگاه به هنگام تحویل	1
	ok		سالم بودن دستگاه بعد از باز کردن وسایل بسته بندی (چرخها- شیشه جلو- کلیه قطعات پنل برق و کنترل)	2
	ok		حداقل فاصله دستگاه از اطراف 35 سانتیمتر باشد	3
	ok		دمای محیط کار در رنج 2 ± 22 باشد	4
	ok		رطوبت محیط کار در رنج 10% الی 70%	5
	ok		در حد معمول تراز باشد	6
	ok		حداقل امکانات تهویه هوا موجود باشد	7
	ok		اطمینان از سالم بودن پریز مورد استفاده و همچنین earth آن (برای دستگاه یک پریز مستقل در نظر گرفته شود)	8
	ok		در صورت استفاده از سیم سیار از کابل (3 X 1 یک رشته earth) استفاده شود	9
	ok		در صورت نوسان برق بیشتر از حد مجاز از استیلایزر مناسب (با در نظر گرفتن استارت راه اندازی و توان مصرفی) استفاده شود	10

تاریخ :

تاریخ تحویل دستگاه :

امضاء مهر :