

## شرایط محیطی نصب و راه اندازی نرم افزار پایا دانسیتمتر

1. قابل نصب بر روی ویندوزهای XP و SEVEN
2. دارای پورت USB
3. هارد دیسک 50 گیگ
4. کارت گرافیک های رایج کفایت می کند (نرم افزار دارای عملکرد محاسباتی است و به گرافیک بالا نیاز ندارد).
5. CPU ویندوز XP یا SEVEN را ساپورت کند.
6. RAM ویندوز XP یا SEVEN را ساپورت کند.
7. WINDOWS XP PACK SERVICE 2
8. نرم افزارهای لازم برای برنامه داخل پک برنامه موجود است (انواع فرنت های ویژه،..)
9. اسکنر با رزولوشن 100 dpi
10. پرینتر: در صورت نیاز به چاپ گزارش



شرکت مهندسی پزشکی

پایا پژوهش پارس  
طراحی و تولید تجهیزات بیوتکنولوژی، ژنتیک بیولوژی ملکولی  
پایاد انسیتومتر

دو راه آسان و سریع برای وارد شدن به منوی پایا دانسیتومتر وجود دارد که عبارت است از :

1 - روی Shortcut تونس دانسیتومتر منوی Desktop موس را دو بار فشار دهید.



2 - از طریق منوی Start وارد Program و Paya pajooresh و سپس Toos densitometer شوید

و با موس Doble klik کنید .



اگر برنامه بطور صحیح نصب شده باشد و قفل مربوط بر روی پورت خروجی قرار گرفته باشد ،



## پایادانسیتومتر

شرکت مهندسی پزشکی  
پایاپژوهش پارس  
طراحی و تولید تجهیزات بیوتکنولوژی، ژنتیک بولوژی مولکولی

شرکت مهندسی پزشکی  
پایاپژوهش پارس

پس از مکث کوتاه منوی ذیل که منوی اصلی برنامه است در جلو دیدگان شما ظاهر می شود و با کوچکترین درنگ و

کمترین آموزش در خواهید یافت. که پایادانسیتومتر، رهبرش از آنچه فکر کنید، User friendly یا به قولی دوستانه کاربر است.

برای شروع بهتر است ورق استات سلولاز را بطور صحیح بر روی اسکتر قرار دهید توجه کنید در روند مزبور نکات

ذیل رعایت شود.

1- اسکتر کاملاً تمیز باشد.

2- سطح ورقه استات سلولاز که دارای لایه استات سلولاز است به سمت منبع نور اسکتر (روبه پائین) باشد.