



آرین اندیش آروین

( با مسئولیت محدود )

شماره ثبت: ۴۳۸۷۵۸

# HOOD LAMINAR FLOW II

## کاتالوگ

تولید کننده

شرکت آرین اندیش آروین

آدرس: تهران ، خیابان اشرفی اصفهانی ،

۳۵ متری گلستان ، پلاک ۱۰۲ ، واحد ۸

تلفن: ۴۴۴۷۴۶۵۸-۴۴۴۷۴۰۶۶-۴۴۴۷۳۹۹۲

فکس: ۴۴۶۲۱۹۴۴

[www.arian-andish.com](http://www.arian-andish.com)

[info@arian-andish.com](mailto:info@arian-andish.com)

## مشخصات فنی

✓ فیلتر هپا : دو فیلتر هپا با درصد بازدهی ۹۹,۹۷ درصد

✓ لامپ UV : مجهز به لامپ UV

✓ درب شیشه با کنترل برقی

✓ سیستم کنترل دیجیتالی با قابلیت برنامه ریزی

✓ دارای پریز برق داخل محفظه

✓ آلامر جهت اعلام اتمام کارکرد فیلترها

✓ آلامر جهت اعلام اتمام کارکرد لامپ UV

✓ سیستم هوادهی عمودی

✓ در سایزها , ابعاد استاندارد

## دستور العمل های ایمنی

- ۱- از قرار دادن دستگاه در محل های مرطوب و زیر نور خورشید خودداری فرمائید .
- ۲- از ضربه شدید به شیشه ها اجتناب شود .
- ۳- برای تمیز کردن شیشه های دستگاه از دستمال مرطوب و شیشه شوی استفاده فرمائید.
- ۴- از اتانول جهت تمیز نمودن شیشه ها استفاده نشود.
- ۵- کف دستگاه قابل تمیز نمودن با اتانول است .
- ۶- جهت تعویض لامپ ها با بخش فنی شرکت تماس حاصل فرمائید .
- ۷- در هنگام روشن بودن لامپ های UV حداقل امکان فاصله مورد نظر ۱ متر را حفظ نمائید.
- ۸- هنگام روشن بودن لامپ UV از کار زیر دستگاه خودداری فرمائید .
- ۹- از ریختن آب بروی قسمت های برقی دستگاه خودداری فرمائید .
- ۱۰- بعد از ۲ سال برای تعویض فیلتر ها با بخش فنی شرکت تماس حاصل فرمائید .

## نحوه آماده سازی دستگاه

- ۱- ابتدا کابل تعبیه شده درون دستگاه را به محل مورد نظر پشت دستگاه متصل نمائید.  
توجه : دوشاخه دستگاه به پریزهای استاندارد متصل گردند).
- ۲- کلید ON و OFF ( صفر \_ یک ) را در وضعیت ON قرار دهید . با زدن دکمه صفر و یک لامپ فلورنست و دیجیتال دستگاه روشن می شود .
- ۳- در ابتدا 7 segment ثانیه چشمک میزند با زدن دکمه Set به حالت ثابت در می آید.
- ۴- با کمک کلید های UP / Down زمان مورد نظر جهت روشن کردن لامپ های UV را تنظیم می نمائید.
- ۵- با زدن مجدد دکمه LED UV Set/Start روشن می شود و مهتابی دستگاه خاموش و لامپهای UV و فن تعبیه شده در دستگاه روشن می گردد.
- ۶- با تمام شدن زمان تنظیم شده ، لامپ های UV خاموش و مهتابی مجدداً روشن می گردد و صدای بارز هشدار به معنای پایان کار دستگاه به صدا در می آید .
- ۷- با زدن مجدد دکمه Set می توانید صدای بارز را قطع نمائید .