

شرایط محیطی نصب و نگهداری

هشدار: هیچ گونه نیازی به برداشتن درب پوششی محصول نیست و همچنین هیچ قطعه قابل تعمیری داخل دستگاه وجود ندارد لذا برای هرگونه تعمیر و یا نگهداری محصول با شرکت نوران حسگر صبا تماس حاصل فرمایید. برداشتن مهر و موم های محصول؛ گارانتی آن را از بین می برد.

هشدار: دستگاه را در معرض رطوبت بالا قرار ندهید.

هشدار: قبل از روشن کردن دستگاه؛ از نصب صحیح خروجی اپتیکی دستگاه و نحوه قرارگیری آن اطمینان حاصل کنید.

هشدار: لیزر سبز نیاز به آب برای خنک شدن دارد. قبل از روشن کردن لیزر ابتدا از روشن بودن خنک کننده اطمینان حاصل کنید.

تذکر مهم: شرکت نوران حسگر صبا هیچ گونه مسئولیتی در قبال صدمات ناشی از کثیف بودن اپتیک خروجی لیزر نخواهد داشت. لازم به ذکر است هرگونه خطایی ناشی از سهل انگاری در به کار گرفتن دستورالعمل های ذکر شده در دفترچه راهنمای محصول باعث آسیب دیدن محصول و از بین رفتن گارانتی آن خواهد شد.

محلی که لیزر GL-10-250 قرار میگیرد باید دارای ویژگیهای زیر باشد:

دمای محیط از 15+ درجه تا 27+ درجه باشد

رطوبت کمتر از 60% باشد

در محل نصب هد لیزر باید دارای فاصله حداقلی 1 متر از منبع تغذیه لیزر باشد.