




باسمه تعالی

شرایط محیطی نصب و راه اندازی

- ۱- میز کار تراز شده
- ۲- حداقل فاصله ۳۰ سانتی متر از سایر تجهیزات جانبی در آزمایشگاه به دلیل نویزهای احتمالی ایجاد شده از دستگاه بر تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق
- ۳- اتصال برق با اتصال ارت برای حفاظت دستگاه
- ۴- محیط نصب می باید از لرزش های ناشی از کارکرد سایر تجهیزات موجود در آزمایشگاه عاری بوده و در صورت وجود آن، اقدامات لازم برای لرزه گیری صورت گیرد.
- ۵- رطوبت: کمتر از ۲۵٪
- ۶- دما: ۰-۴۰ درجه سانتیگراد
- ۷- جلوگیری از ورود گرد و خاک به درون دستگاه و پوشاندن دستگاه در مواقعی که از دستگاه استفاده نمیشود



آدرس ۱ : شیراز، شهرک آرین، پارک علم و فناوری فارس، مرکز رشد نفت و گاز

آدرس ۲: شیراز، خیابان ملاصدرا، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی شماره دو، ساختمان نفت و گاز، طبقه همکف، مرکز رشد نفت و گاز، اتاق ۹

تلفن: ۰۹۰۳۷۹۹۶۵۲۷

کد پستی: ۷۱۹۳۶۱۶۵۱۱