

شرایط محیطی مورد نیاز جهت نصب دستگاه :

دمای محیط آزمایشگاهی بین 20 تا 25 درجه سانتیگراد باشد

شرایط استاندارد رطوبت محیط آزمایشگاهی (±20) 50% باشد

(در نزدیکی دستگاه وسایل حرارت زا وجود نداشته باشد) وضعیت اطراف دستگاه

حداقل فاصله مجاز دستگاه مورد نظر از پشت و بغل ها 20 تا 30 سانتی متر باشد

باید محل نصب دستگاه تا حد امکان تراز و صاف باشد

شرایط نگهداری:

جهت تمیز کردن ، دستگاه را از دوشاخه برق جدا نموده ، ابتدا مقداری دکونکس یا هر ماده ضد عفونی که در دسترس است را بر روی یک گاز اسپری کرده و بر روی رمپ و کانال داخلی دستگاه می کشیم.

توجه 1: از اسپری کردن ماده ضد عفونی بر روی دستگاه خودداری نمایید.

توجه 2: از شستن یا فرو بردن دستگاه در آب و یا اسپری مستقیم روی دستگاه خودداری نمایید.

توجه 3: نظافت دستگاه به صورت روزانه می باشد که می بایست رمپ دستگاه و کانال داخلی آن تمیز گردد.(در صورت آلودگی کانال External، ابتدا کانال External شسته شود و سپس توسط ماده ضد عفونی کننده، تمیز گردد.)

توجه 4: در صورت استفاده از حلقه دستگاه و پلاستیک که مخصوص جمع آوری سر لوله ها می باشد، پس از باز کردن 100 عدد سر لوله باید پلاستیک آن چک و تخلیه گردد.

توجه 5: استفاده از دستکش و عینک الزامی است.