



نوران حسگر صبا

Nouran Heshgare Saba

سهامی خاص

شرایط محیطی نصب و نگهداری

- شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه لیزر فمتوثانیه ۱۶۰۰ نانومتر به شرح ذیل می باشد.
- لیزر باید در محلی نصب شود که ارتعاشات شدید و یا ضربه به آن وارد نشود (بویژه زمانی که لیزر روشن است).
- میز یا دستگاهی که لیزر روی آن نصب شده حتما باید به زمین متصل شده باشد. در صورتی که به لیزر شوک الکتریکی وارد شود امکان آسیب به بوردهای الکترونیک و دیودهای پمپ آن وجود دارد.
- قبل از روشن کردن لیزر باید حتما End Cap خروجی لیزر از هر گونه آلودگی تمیز شده باشد و هنگامی که لیزر خاموش شد درپوش آن بسته شود. در غیر این صورت احتمال آسیب دیدن End Cap بسیار زیاد است.
- قبل از روشن کردن لیزر باید به دقت بررسی کرد که بازتابی از سطوح بیرونی یا دیگر المان‌های به داخل لیزر وجود نداشته باشد.