



### کیت رنگ آمیزی گرم

گستره میکروبی را تهیه کرده پس از خشک شدن به کمک حرارت تثبیت کنید.

نمونه را به مدت سی ثانیه با محلول شماره یک رنگ آمیزی کنید

نمونه را با آب به آرامی بشویید

لایه میکروبی را با معرف شماره دو رنگ آمیزی کنید

نمونه را با آب به آرامی بشویید

نمونه را به وسیله معرف شماره سه به مدت 10 تا بیست ثانیه بی رنگ کنید

نمونه را با آب به آرامی بشویید

نمونه را با معرف شماره چهار به مدت 30 ثانیه رنگ آمیزی کنید

نمونه را با آب به آرامی بشویید و بگذارید خشک شود