

از قرارگیری اجسام سنگین (بالتر از ۳ کیلوگرم) خودداری شود.

علائم روی لیبل پنل برای هشدار به کاربر در خصوص خطراتی است که ممکن است حین استفاده از دستگاه او را تهدید نماید.

قبل از استفاده از دستگاه، مقررات ایمنی به دقت مطالعه شود.

سطح داغ (روی دستگاه) دمای بالایی دارد.

برای امور آزمایشگاهی استفاده شود.

نصب و اقدامات ایمنی لازم در هنگام استفاده از شیکر باید انجام داد.

دستگاه روی سطح صراف و بدون شیب دار قرار داده شود.

در زمان استفاده، دستگاه تحت کنترل بوده و رها نشود.

حداقل فاصله ایمن از دیوار معادل ۳۰ سانتی متر می باشد.

جنس ظرف متناسب و سرزگار با دمای مورد استفاده، شیشه پیرکس مناسب می باشد.

خواهشمند است، قبل از استفاده دستگاه اطلاعات درج شده در راهنمای حاضر به دقت مطالعه شود.

اتصالات برقی دستگاه و نوسانات برقی کنترل شود.