



## شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه ویسکومتر نوری

دستگاه ویسکومتر نوری شرکت سما تجهیز آرنما احتیاج به نصب و راه اندازی نداشته و توسط کاربر قابل بهره برداری می باشد.

به منظور حفظ طول عمر و کارایی مناسب دستگاه لازم است به نکات زیر توجه شود:

- از ریختن آب و هرگونه مواد شیمیایی بر روی بدنه دستگاه و به خصوص قسمت های باز آن جداً خودداری شود.
- پس از اتمام کار با دستگاه کلید در حالت خاموش قرار گیرد.
- ظرف نگهدارنده مایعات پس از هر بار استفاده شست و شو و تمیز گردد.
- از باز کردن دستگاه توسط افراد غیر متخصص و متفرقه اکیداً پرهیز شود و در صورت بروز هرگونه مشکلی با کارشناسان شرکت سما تجهیز آرنما ارتباط برقرار شود.
- دستگاه بر روی سطح صاف و بر روی میز بالرزش کم قرار گیرد تا دستگاه در بالاترین دقت خود کار کند.
- دستگاه به دور از میدان های شدید الکتریکی و مغناطیسی قرار گیرد.
- دستگاه در محیط با آلودگی و میزان گرد و غبار بالا قرار نگیرد.
- حتماً در هنگام کار کردن دستگاه اپراتور حضور داشته باشد.