

شرایط محیطی نصب و راه اندازی Enhancedtech-15I

برای کارکرد درست دستگاه Enhancedtech-15I شرایط محیطی به شرح زیر باید به هنگام نصب و راه اندازی دستگاه برآورده گردد. این توضیحات برای آشنایی و سهولت در نصب و راه اندازی دستگاه Enhancedtech-15I آورده شده است. اطمینان حاصل کنید که محل نصب دستگاه از لحاظ فضای نصب، ملزومات الکتریکی، تهویه دارای شرایط لازم باشد. چنانچه نیازمند به کمک و اطلاعات بیشتر در مورد نصب و راه اندازی دستگاه هستید، می توانید با مرکز خدمات شرکت کاوش یاران فن پویا تماس بگیرید.

ابعاد و وزن

قبل از ارسال سیستم توسط شرکت، فضای مناسب برای نصب دستگاه در آزمایشگاه را انتخاب کنید. توجه داشته باشید که سیستم دارای ابعاد (ارتفاع) ۹۵* (عمق) ۶۰* (عرض) ۶۰ سانتی متر است و وزن تقریبی آن ۵۰ کیلوگرم می باشد. فضایی حدود ۲۰ سانتی متر بین دستگاه و دیوارهای جانبی آن و همچنین ۳۰ سانتی متر تا دیواره بالایی در نظر بگیرید. این فضا برای باز کردن درب محفظه آزمون مورد نیاز است.

ملزومات الکتریکی

دستگاه Enhancedtech-15I جهت راه اندازی تنها به یک اتصال تکفاز برق شهری ۲۰ آمپر نیاز دارد. توجه ویژه داشته باشید که این اتصال باید یک اتصال زمین (earth) با مقاومت کمتر از ۵/ اهم داشته باشد.

شرایط محیطی

عملکرد این دستگاه می تواند در شرایط محیطی تأثیر بپذیرد. بنابراین توصیه می شود شرایط محیطی به صورت زیر برای نصب دستگاه در نظر بگیرید.

درجه حرارت:

توصیه می شود دمای محیط ۱۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد باشد.

رطوبت:

رطوبت زیاد در محیط بسیار بر کارایی دستگاه تأثیر گذار است و می تواند سبب رخدادن تخلیه های الکتریکی ناخواسته و آسیب زننده در دستگاه شود. توصیه می شود رطوبت محیط در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد کمتر از ۵۰ درصد به صورت غیر متراکم و در دمای ۳۵ کمتر از ۲۵ درصد باشد.

ارتفاع:

مکان سیستم باید مسطح در نظر گرفته شود.

سایر ملاحظات:

از آنجایی که دستگاه در حین کار منجر به تولید گاز ازن می شود، لذا محل نصب دستگاه باید مجهز به تهویه مناسب برای خروج ازن از محل کاربری باشد.