

شرایط محیطی مناسب جهت نصب دستگاه

این دستگاه جهت نصب در محیط آزمایشگاه طراحی شده است و دمای محیط پیرامون استاندارد آن ۲۵ درجه سانتیگراد بوده و بصورت کلی نباید از ۲۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد تجاور کند.

روبوت نسبی مناسب جهت کار کرد ایده آل دستگاه بین ۱۰ الی ۷۰ درصد می باشد و فاصله دستگاه از قسمت پشت با دیوار یا هر مانعی نباید کمتر از ۶۰ سانتی متر باشد و از طرفین نیز نباید کمتر از ۷۰ سانتی متر باشد.

محل قرار گیری دستگاه باید تراز باشد و استفاده از دستگاه در سطوح شیب دار غیر مجاز می باشد.

مشخصات الکتریکی

- » برق مورد نیاز 220 ولت 12 آمپر
- » ضخامت سیم کابل اصلی جهت نصب پریز ضمیمه دستگاه نباید کمتر 2.5 میلیمتر باشد.
- » اتصال ارت حتما به دستگاه متصل شود.