

شرایط محیطی مناسب جهت نصب دستگاه

این دستگاه جهت نصب در محیط های آزمایشگاهی طراحی شده است و دمای محیط پیرامون استاندارد آن بین ۲۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی مناسب جهت کار کرد ایده آل دستگاه بین ۱۰ الی ۷۰ درصد می باشد و فاصله دستگاه از قسمت پشت با دیوار یا هر مانعی نباید کمتر از ۲۰ سانتی متر باشد و از طرفین نیز نباید کمتر از ۲۰ سانتی متر باشد.

سقف دستگاه نیز باید با هر مانعی حداقل ۴۰ سانتیمتر فاصله داشته باشد .

طول شلنگ فلاء نباید بیش از ۱.۵ متر باشد مگر در صورتی که از شلنگ های مخصوص فلاء استفاده گردد .

مشخصات الکتریکی

- برق مورد نیاز 220 ولت 6 آمپر
- ضخامت سیم کابل اصلی جهت نصب پریرز ضمیمه دستگاه نباید کمتر از 1.5 میلیمتر باشد .
- اتصال ارت متما به دستگاه متصل شود .