

## دستگاه اندازه گیری ویسکوزیته سیالات تا رنج دمایی 135c

### شرایط محیطی و گارانتی دستگاه :

- 1- دستگاه را بر روی سکوی آزمایشگاه ( حتما تراز ) قرار دهید . برای تراز بهتر میتوانید پایه های زیر دستگاه را رگلاژ نمایید .
- 2- کابل برق دستگاه را به پریز دیواری مطمئن متصل نمایید ، از اتصال برق دستگاه به سه راهی برق معمولی ، ضعیف و غیر استاندارد جدا خودداری نمایید ، این دستگاه در شرایط استارت تا 12 آمپر برق مصرف میکند بنابر این از سیم کشی و اتصالات اطمینان حاصل نمایید .
- 3- فاصله محل قرار گیری دستگاه تا دیوار پشت آن حداقل باید 20سانتی متر باشد تا فن تهویه پشت دستگاه بتواند به خوبی عمل تهویه هوای داخل قسمت الکترونیکی را انجام دهد .
- 4- از قرار دادن هر نوع وسیله بر روی دستگاه جدا اجتناب نمایید .
- 5- توصیه میشود از پارافین با خلوص بالا و یا پارافین گریدخوراکی استفاده شود همچنین می توان بجای پارافین از روغن سیلیکون هم استفاده نمایید.(پارافین نامناسب باعث ایجاد بوی نامطبوع در محیط آزمایشگاه و تیره شدن رنگ حمام می شود.)

**نکته مهم :** برای دقت بیشتر : پارافین ( یا روغن سیلیکون ) را دقیقا تا خط نشانه تعبیه شده بر روی دستگاه پر نمایید ( مطابق شکل مقابل )



- ((پارافین بر اثر حرارت منبسط شده و ممکن است در صورت عدم توجه سر ریز شود )))
- 6- به هیچ عنوان دستگاه را بدون روغن و یا با روغن خارج از ظرفیت توضیح داده شده روشن ننمائید کم بودن روغن تا علامت فوق باعث سوختن هیتر های دستگاه شده و زیاد بودن آن موجب سرریز شدن روغن میشود .
  - 7- ترجیحا دستگاه زیر هود آزمایشگاهی نگه داری شود.
  - 8- در صورت بروز هر گونه اشکال در دستگاه ، به هیچ عنوان شخصا اقدام به سرویس و تعمیر دستگاه ننمائید ، تعمیر و سرویس دستگاه که توسط کارشناسان پارسیان تکنولوژی انجام نشده باشد دستگاه را از امکانات گارانتی و خدمات پس از فروش خارج مینماید .
  - 9- تحت هیچ شرایط برجسب پلمپ دستگاه را باز ننمائید ، باز نمودن آن و یا مخدوش شدن آن باعث از بین رفتن گارانتی و خدمات آن میگردد .

10- تمام دستگاه‌های پارسیان تکنولوژی دارای سریال ، کد شناسه خریدار و Pin Code اختصاصی میباشند ، در صورت بروز هرگونه مشکل و یا نیاز به سرویس و خدمات پشتیبانی ، با استفاده از کارت خدمات طلائی پارسیان تکنولوژی ، با شماره تلفنهای مخصوص خدمات تماس حاصل نمائید .