

موضوع: شرایط محیطی نصب آزمایشگاه کوچک میکروفلوئیدیک (Mini Microfluidic LAB)

- محل نصب دستگاه باید دارای مجرای فاضلاب باشد.
- محل نصب دستگاه باید دارای لوله کشی آب با قابلیت نصب شیلنگ ورودی دستگاه با قطر یک دوم اینچ (1/2") باشد.
- محل نصب دستگاه باید دارای خروجی هود مکنده در سقف و یا دیوار باشد تا بتوان گازهای روی سینک ها را به خارج هدایت نمود.
- محل نصب دستگاه باید دارای عرض حدود ۱۵۰ سانتیمتر باشد.
- به منظور دستیابی به عملکرد مطلوب، دستگاه ها باید در اتاق تمیز با کلاس ۱۰۰۰۰ یا پایین تر نصب شوند.
- محیط نصب باید عاری از نویزهای مربوط به کارکرد دستگاه های صنعتی باشد.
- در صورت وجود نویز در برق ساختمان، نصب نویز گیر در ورودی دستگاه الزامی خواهد بود.