

شرایط نصب راه اندازی و نگهداری HP100 مدل Helical Plasma HPG

۱. بهترین محیط کاری برای دستگاه محیط آزمایشگاهی می باشد
۲. بهتر است دستگاه بر روی میزی قرار بگیرد که لوله های خلا از طریق حفره های از پیش تعبیه شده به زیر میز هدایت شود
۳. برای کاهش صدای پمپ بهتر است قسمت پایین میز که پمپ در آن قرار می گیرد در بسته باشد
۴. اتصالات خلا و محفظه خلا به شدت نسبت به ضربه حساس می باشند
۵. قطبش آهنرباها نسبت به ضربه و یا در جوار سایر فرومغناطیس ها تغییر می کند. ترجیحا در فاصله ای دور از انواع ترکیبات آهن نگهداری شود.
۶. قدرت آهنرباها بسیار زیاد بوده و ممکن است از فاصله دور و با شتاب به ترکیبات آهن بچسبند. جهت جلوگیری از بروز هرگونه حادثه آنها را در محل مطمئن قرار دهید.
۷. سطح روغن پمپ هر سه ماه یک بار چک شود تا از خط کمینه پایین تر نرود در صورت کاهش روغن، فقط از روغن مخصوص پمپ داخل مخزن روغن ریخته شود
۸. در صورت مشاهده هر گونه نشتی خلا و یا مشکل در منبع تغذیه و یا نمایشگرها به هیچ عنوان اقدام به حل مشکل ننموده و فقط با کارشناسان شرکت HPG تماس بگیرید