

Bmi
Behboud Medical Industry



شیکر اینکوباتور

گارانتی، کالیبراسیون، شرایط محیطی

● شرایط نصب، راه اندازی و نگهداری :

دستگاه باید توسط متخصصین در محل نصب و راه اندازی شود. از پاشیده شدن آب و مایعات بر روی فیلتر، قطعات الکترونیکی و اتصالات برق جلوگیری نمایید.

● کالیبراسیون :


به دلیل استفاده از سنسور های خروجی دیجیتال با دقت بالا دستگاه بصورت خودکار کالیبره و آماده به کار می باشد.

● مواردی که دستگاه را از گارانتی خارج میکند :

اعمال ضربه فیزیکی به دستگاه
شکستن درب پلکسی گلاس و قطعات الکترونیکی
ریختن آب و مایعات بر روی قطعات الکتریکی و الکترونیکی و اتصالات برقی
بازشدن یا مخدوش شدن برچسب پلمپ دستگاه
آتش سوزی

۲سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

- ۴- زمان ست شده یا باقی مانده از برنامه دوم
- ۵- کلید Down مورد استفاده در تغییر پارامترها
- ۶- کلید Set مورد استفاده در تغییر هر یک از پارامترها
- ۷- کلید Up مورد استفاده در تغییر پارامترها
- ۸- آدرس وب سایت شرکت

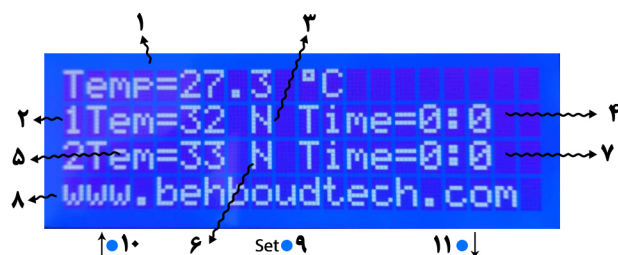

مشخصات فنی :

- داخل دستگاه از جنس ورق استیل ضد زنگ
- قابلیت تنظیم دور از ۵۰ تا ۸۰۰ دور بر دقیقه
- قابلیت تنظیم دما از ۵ درجه بالاتر از دمای محیط تا ۷۰+ درجه سانتی گراد با دقت ۰.۱ درجه

راهنما :

- ۱- دور موتور در حال کار دستگاه
- ۲- دما ست شده برای برنامه اول
- ۳- زمان ست شده و باقی مانده از برنامه اول

با یک بار فشردن کلید Set می‌توانید دور موتور مورد نیاز خود در برنامه اول را به کمک کلیدهای ↑ و ↓ تنظیم کنید
بعد از آن با فشردن دوباره کلید Set می‌توانید زمان مورد نیاز برای اجرای برنامه اول را تنظیم کنید، سپس با فشردن کلید Set می‌توانید برنامه دوم را به همین ترتیب تنظیم کنید
در آخر کلید Set را فشار دهید تا دستگاه شروع به کار کند
در صورت وارد کردن زمان صفر در هر دو برنامه دستگاه به صورت دائم و روی دور موتور ست شده در برنامه اول، شروع به کار میکند
دستگاه پس از پایان زمان ست شده اول و دوم آلارم زده و با همان دور موتور به کار خود ادامه میدهد.

آزمون های تحویل دهی

- تست فن، موتور و المنت
- تست دور موتور و کالیبراسیون
- تست همدمایی در نقاط مختلف دستگاه
- تست ثبات دمای ست شده و کالیبراسیون