



رای افزار فرنام

(سهامی خاص)

تجهیزات پیشرفته رافن

باسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

پیوست شماره: ۴

شماره: ۵/۱۳۹۷۰۶۱۴ م

پیوست شماره ۴: شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

موضوع: پیوست شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه آزمایشگاه لایه نشانی دورانی و اچینگ

- به منظور دستیابی به عملکرد مطلوب، دستگاه ها باید در اتاق تمیز با کلاس ۱۰۰۰۰ یا پایین تر نصب شوند.
- دمای اتاق باید در محدوده دمای ۲۲ تا ۲۶ درجه باشد تا بهترین خروجی ایجاد گردد.
- نصب دستگاه باید بر روی زمین مسطح و حتی الامکان قابل شست و شوی آزمایشگاهی انجام گیرد.
- محیط نصب باید عاری از نویزهای مربوط به کارکرد دستگاه های صنعتی باشد.
- در صورت وجود نویز در برق ساختمان، نصب نویز گیر در ورودی دستگاه الزامی خواهد بود.
- در محل نصب این دستگاه حتما باید ورودی آب سرد و خروجی فاضلاب وجود داشته باشد.

دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه سعیدی، شهرک صنعتی چهاردانه، خیابان ۲۱، خیابان شمس، خیابان لاله، پلاک ۸۷/۱، واحد ۱۰



Central office : Unit.10, No.87/1, Laleh St, Shams St, 21th St, Chahardangeh industrial town, Saiedi Highway, Tehran, I.R.IRAN



رای افزار فرنام
شماره ثبت: ۵۴۲۰۵۹

www.rafanco.ir



۰۲۱ - ۵۵۲۸۰۳۰۵



۰۲۱ - ۵۵۲۸۰۳۱۳