

نگهداری

- ۱- از آب ریختن بر روی ریل دستگاه به شدت خودداری شود.
- ۲- منبع نور پس از اتمام کار خاموش شده و اتصال آن از برق جدا شود.
- ۳- جهت تعویض سرنگ حتما به روش کار مراجعه شود و تمام مراحل مانند توضیحات انجام شود.
- ۴- از سفت کردن پیچ کنار سرنگ خودداری شود.
- ۵- از اعمال فشار به صورت عمودی بر روی قطره انداز و جای قرار گیری نمونه خودداری شود.
- ۶- تنظیمات دوربین پس از نصب توسط کارشناس، تغییر داده نشود.
- ۷- پیچ پایه های دستگاه هنگام نصب تراز شده و دستگاه کالیبره می شود، لطفا حین تست از تغییر دادن ارتفاع پایه ها خودداری شود.
- ۸- دستگاه پس از هر جابجایی باید کالیبره شود لذا از جابجایی بی مورد دستگاه خودداری کنید.
- ۹- در صورت بروز هر گونه مشکل با کارشناس دستگاه تماس حاصل فرمائید و از باز کردن قطعات دستگاه خودداری کنید.