

## شرایط نگهداری و کار با آسیاب سیاره ای :

- خروجی فن دستگاه به بیرون وصل شود.
- استفاده از محافظ برق الزامی است.
- زمین آزمایشگاهی که در آن آسیاب نصب می شود باید متصل باشد.
- دستگاه از ضربه محافظت شود.
- دستگاه بر روی زمین قرار داده شود.
- به هیچ وجه درموقع باز بودن درب ، دستگاه روشن نشود.
- قبل از روشن کردن از محکم بودن فنجان اطمینان حاصل شود.