

## شرایط مورد نیاز برای نصب دستگاه های الکترورسی

شرایط نصب و راه اندازی دستگاه الکترورسی به شرح ذیل می باشد:

- ۱- مکان نصب دستگاه معین باشد و در صورت امکان از آن محل جابجا نشود.
- ۲- اتصال به برق شهری
- ۳- دور از حالا های شیمیایی و مواد آتش زا نصب گردد.
- ۴- چاه ارت مناسب.
- ۵- بهتر است اتاق قرار گیری در دمای محیط یا خنک تر باشد.
- ۶- در صورت امکان سطح قرار گیری دستگاه کاملاً افقی باشد.
- ۷- سیستم های الکترونیکی نزدیک دستگاه قرار نگیرد.
- ۸- آزمایشگاه مجهز به فن تخلیه هوا باشد.

تذکر: دستگاه های الکترورسی شرکت نانوآزما بصورت پکیج آمده تحویل داده می شود و کاربر تنها کفایت دستگاه را به برق شهری وصل نماید تا روشن و آماده به کار شود. کاربر می تواند توسط سی دی آموزشی کار با دستگاه را یاد بگیرد زیرا نرم افزار های دستگاه با کاربری بسیار ساده طراحی شده اند و در صورت لزوم می توانند آموزش حضوری توسط کارشناس شرکت ببینند.

دفتر: تهران، خ دکتر شریعتی-پایین تر از حسینیه ارشاد- جنب برج باران- خ دشتستان سوم- پلاک ۱۰-طبقه سوم-واحد ۳-

تلفن: ۱۶- ۰۲۱۲۲۸۹۶۴۱۴ فکس: ۰۲۱۲۲۸۹۶۴۱۳

[www.nanoazma.ir](http://www.nanoazma.ir)