

دستگاه پودر کن سنگ معمولا در قسمت خوردایش آزمایشگاه نصب میگردد.

برای تعیین محل مناسب به شرایط ذیل توجه گردد:

- ۱- برای نصب دستگاه نیاز به زیر سازی می باشد. به طور مثال فضایی که کف آن خاک دستی بوده و سپس روی آن پوششی مانند مزاییک قرار دارد تحمل لرزش دستگاه را نخواهد داشت. در این وارد محدوده زیر دستگاه تا عمق ۵۰ سانتی متر بتون ریخته می شود.
- ۲- برق دستگاه می تواند سه فاز یا تک فاز باشد که قبل از خرید دستگاه توسط خریدار مشخص گردیده است. برق مجموعه نباید نوسان داشته باشد و حتمی از استابلایزر متناسب با توان مجموعه، عبور کرده باشد.
- ۳- فضا مسقف بوده و غبار در محیط موجود نباشد.
- ۴- فضای مناسب برای نصب دستگاه در شکل زیر نشان داده شده است.

