

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه HPG Hollow Cathod مدل HCP100

۱. بهترین محیط کاری برای دستگاه محیط آزمایشگاهی می باشد
۲. به دلیل ولتاژ بالای سیستم تا حد ممکن برای حفظ ایمنی و همچنین افزایش طول عمر آن باید محیط کاری رطوبت بسیار پایینی داشته باشد
۳. بهتر است دستگاه بر روی میزی قرار بگیرد که لوله های خلا از طریق حفره های از پیش تعبیه شده به زیر میز هدایت شود
۴. برای کاهش صدای پمپ بهتر است قسمت پایین میز که پمپ در آن قرار می گیرد در بسته باشد
۵. اتصالات خلا به شدت نسبت به ضربه حساس می باشند
۶. تا حد ممکن از نزدیک کردن آهن ربای قوی یا دستگاه ولتاژ بالا یا فرکانس بالای دیگر به منبع تغذیه خودداری شود
۷. سطح روغن پمپ هر سه ماه یک بار چک شود تا از خط کمینه پایین تر ورود در صورت کاهش روغن فقط از روغن مخصوص پمپ داخل مخزن روغن بریزید
۸. در صورت مشاهده هر گونه نشتی خلا و یا مشکل در منبع تغذیه و یا نمایشگرها به هیچ عنوان اقدام به حل مشکل ننموده و فقط با کارشناسان شرکت HPG تماس بگیرید