


شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری میکروسانتریفیوژ (میکروفیوژ)

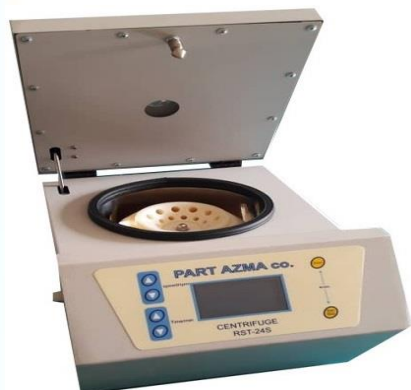

در شرایط محیطی زیر، با احتیاط از دستگاه استفاده شود:

- ✓ رطوبت بالای ۸۰ درصد
- ✓ دمای محیط بالای ۴۵ دجه
- ✓ ارتفاع از سطح دریای بالاتر از ۲۰۰۰ متر
- ✓ رعد و برق و نوسانات شدید در سیستم برق رسانی آزمایشگاه

- جهت جلوگیری از آسیب ناشی از نوسانات برق به دستگاه، حتماً کابل برق دستگاه به محافظ و یا به یو پی اس (مطابق با استانداردهای کشور) متصل گردد. در صورت نیاز به تعویض کابل برق، همیشه از کابل برق استاندارد استفاده کنید.
- پریز برق نباید بیش از ۱/۵ متر از دستگاه فاصله داشته باشد. این اتصال باید ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت و فرکانس ۵۰ تا ۶۰ هرتز را فراهم کند. پریز باید دارای سیم زمین (سیم ارت) باشد.
- از تکان دادن و یا جابجا کردن دستگاه در حین کار به شدت خودداری کنید.
- برای تمییز کردن سطوح خارجی دستگاه، از پنبه آغشته به الکل ۷۵ درصد (یا سایر ضدعفونی کننده های مجاز ولی فاقد اثر خوردگی) استفاده کنید (رعایت نکات ایمنی در حین تمییز کردن نظیر استفاده از دستکش، ماسک و وجود تهویه مناسبی از هوا ضروری است. بهتر است در حین عمل، حتما فردی دیگر در محیط آزمایشگاه حضور داشته باشد).
- ۱. قبل از تمییز نمودن، دستگاه را از پریز برق بکشید.
- ۲. از مواد تمییزکننده که خراش ایجاد نمی کند، استفاده کنید.
- ۳. از تماس بین مواد پاک کننده و عوامل الکتریکی داخلی دستگاه جلوگیری کنید.
- ۴. قبل از اتصال مجدد دستگاه به برق، صبر کنید تا دستگاه کاملاً خشک شود.

**عدم رعایت شرایط برشمرده در فوق، ممکن است منجر به خسارات جبران ناپذیری بر
مصرف کننده گردد. رعایت موارد برشمرده در فوق قویاً توصیه می گردد. در صورت
وجود هر گونه سؤال، از طریق شماره تلفن ها و یا ایمیل داده شده، تماس بگیرید.**

Tel: 0912 604 9868, 0919 767 4083

WhatsApp: 0919 767 4083

Email: parmehr.srf@gmail.com

hosseini.seyedvali@gmail.com

