

شرکت مواد و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی



دنا ژن تجهیز (مسئولیت محدود)

طراحی و تولید تجهیزات، مواد آزمایشگاهی، تحقیقاتی، بیولوژیکی و شیمیایی

آدرس: تهران- خیابان کارگر شمالی- خیابان هیئت- پلاک ۱۵- پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

شرایط نگهداری از دستگاه ژل باکس

- ۱- با استفاده از دستمال کاغذی و یا پارچه نرم دستگاه را تمیز نمایید.
- ۲- از تمیز کننده های خورنده و یا پارچه های زبر جهت تمیزکاری دستگاه استفاده ننمایید.
- ۳- دستگاه را با استفاده از دمای بالا خشک و یا استریل ننمایید.
- ۴- در صورت بروز هرگونه مشکل در دستگاه ژل باکس ، حتما قبل از باز شدن دستگاه توسط افراد فاقد صلاحیت، شرکت دنا ژن تجهیز را مطلع نمایید.
- ۵- راهنمای استفاده از دستگاه در محلی با دسترسی آسان و سریع قرار داده شود.
- ۶- قبل از خارج نمودن دستگاه از جریان برق، کلید Of دستگاه را فشار دهید.
- ۷- دستگاه را در محل خشک نگهداری نمایید.
- ۸- در هنگام استفاده از ثابت و تراز بودن پایه های آن اطمینان حاصل شود.
- ۹- مواد خطرناک را با رعایت کامل شرایط ایمنی مورد تیمار دمایی قرار دهید.
- ۱۰- به هیچ وجه از موادی که قابلیت خش انداختن روی سطح دستگاه را دارند استفاده نکنید.