

شرایط محیطی برای نصب و راه اندازی هود شیمیایی

- فضای فیزیکی مورد نیاز برای نصب هود، می بایست حدود 10cm بیش از ابعاد هود باشد.
- وجود پریز برق تکفاز و سه فاز در محل لازم است.
- فن سانتریفیوژ هودشیمیایی خارج از محیط آزمایشگاه نصب می شود. برای هود شیمیایی ساده یک اگزاست فن (با قطر لوله ۱۵ سانتیمتر) و برای هود کمبی (به همراه کمد نگهدارنده) دو اگزاست فن (با دو لوله به قطرهای ۱۵ و ۱۵ سانتیمتر) لازم است که باید خریدار محترم قبل از شروع به نصب سکوبندی آن را پیش بینی و آماده نماید.
- بهتر است جهت نصب خروجی اگزاست فن برای هودهای شیمی طول ابتدا و انتها و تعداد خم های آن به اطلاع فروشنده رسیده و جهت تعیین قطر لوله هماهنگی لازم به عمل آید.
- فضایی مناسب برای فن سانتریفیوژ روی پشت بام در نظر گرفته شود.
- خروجی های آب و فاضلاب و همچنین خروجی گاز، لوله کشی با sealing مناسب باید انجام شده باشد.