

شرایط محیطی مناسب برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه اتوماتیک نرمی سنج (بلین)

- دمای محیط باید بین ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد و رطوبت محیط بین ۲۵ تا ۳۵ درصد باشد.
- اتاق آزمایشگاه باید دارای مساحت حداقل ۳۰ مترمربع و به دور از سیمها و کابلهای فشار قوی باشد.
- محل قرارگیری دستگاه اتوماتیک نرمی سنج (بلین) باید بدون لرزش و ثابت باشد.
- ولتاژ برق شهر نباید بیش تر از ۲۴۰ ولت و کمتر از ۱۹۰ ولت باشد.
- سیستم برق محل استفاده بایستی حتما مجهز به چاه ارت استاندارد و ایمن باشد.
- دستگاه اتوماتیک نرمی سنج را حتی الامکان از تجهیزاتی که میدان الکتریکی یا مغناطیسی قوی دارند دور نگه دارید.
- شرایط محیطی و نحوه کارکرد پمپ مکنده کنار دستگاه بایستی مطابق با دستورالعمل راهنمای کاربردی تامین و انجام شوند.
- در هنگام باز و بسته کردن سل تراوایی از عدم وجود نشتی از دهانه مانومتر U شکل به کمک گریس سلیکونی اطمینان حاصل نمایید. همچنین این اطمینان از نشتی در قسمت مکنده نیز باید حاصل شود.
- قطعات داخلی دستگاه به ویژه نگهدارنده های لوله مانومتر و سنسورها لازم است پس از تست های دوره ای بهتر از چک شوند و فرایند کالیبراسیون برای دستگاه تکرار شود.
- در صورت بروز مشکل برای دستگاه یا یکی از تجهیزات جانبی آن، قبل از انجام هر کاری حتما با مهندسین شرکت مشورت نمایید. در غیر این صورت شرکت هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.