

۱. دستگاه را در محل قرار دهید که بر راحتی بتوان از آن استفاده نمود.
۲. برای نصب دستگاه در محیط آزمایشگاه به برق ۲۲۰ ولت شهری با توان تحمل آمپر بالا می باشد.
۳. استفاده از پریز برق مناسب و استاندارد بدون استفاده از رابط
۴. این دستگاه برای کار در اتاق تمیز طراحی و ساخته شده است. لذا میبایست میز آن به طور کامل تراز بوده و از هرگونه لرزش نیز جلوگیری شود.
۵. ترجیحا محل قرارگیری دستگاه از تولیدکننده های بزرگ میدان مغناطیسی دور باشد.
۶. دمای داخل آزمایشگاه می بایست در دمای نرمال و ترجیحا زیر ۳۰ درجه و رطوبت نسبی ۶۵٪ باشد.
۷. لازم است که حداقل ۲۰ سانتی متر از طرفین و پشت، فضای خالی ایجاد کنید.
۸. از قرار دادن دستگاه در نزدیکی اجسام و مواد قابل اشتعال خودداری نمایید
۹. تهویه اطراف دستگاه به گونه ای باشد که جریان هوای دستگاه مسدود نشود.