

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه ورک استیشن

- به منظور جلوگیری از احتمال برق گرفتگی دو شاخه محصولات این شرکت دارای سیستم اتصال به زمین است بنابراین بهتر است از پریزی استفاده نمایید که مجهز به earth (اتصال به زمین) باشد.
- دستگاه شما با برق ۲۲۰ ولت و فرکانس ۵۰ هرتز و نوسانات برقی تا ۲۰٪ در صد ولتاژ اسمی را تحمل کرده و هیچ مشکلی در کار کردن دستگاه ایجاد نخواهد کرد . برای شروع کار پس از وصل کابل برق دستگاه به پریز برق شهر کلید این دستگاه را در حالت on قرار دهید تا چراغ آن روشن شود.
- توجه: دستگاه به فاصله ۲۰ سانتی متر با سایر دستگاه ها قرار داده شود .
- دمای محیط کار هود لامینار نباید بالاتر از ۲۵ درجه سانتی گراد باشد.
- پشت دستگاه باید ۱۵ سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشد .
- از قراردادن دستگاه نزدیک وسایل آتش زا و مواد شیمیایی جدا خودداری گردد.
- محیط کار با هود باید عاری از میکروب و گرد و غبار باشد .

با تقدیم احترام

شرکت پویش طب آداک

