

## شرایط محیطی نصب، نگهداری و راه اندازی

این دستگاه بصورت ثابت در آزمایشگاه بکار برده می شود و باید دور از تکان های شدید باشد(بطور مثال دور از سانتریفیوژ) همچنین بهتر است در نزدیک فن یا پنجره آزمایشگاه استقرار یابد تا تهویه هوای بهتر داشته باشد.

محیط کار نباید رطوبت زیاد داشته باشد(بالای ۸۰ درصد)

بهتر است دستگاه دارای استبلایزر برق باشد.

جهت نگهداری باید داخل دستگاه را با پوشش نمودار تمیز نمود و روی ژنراتور داخلی نباید پوشانده شود.

راه اندازی دستگاه از طریق اتصال کابل به برق(۲۲۰ ولت) و روشن نمودن کلید اصلی در پشت دستگاه است. برای فعال نمودن ژنراتور لازم است کلید مستقل ژنراتور نیز روشن شود.