



شرکت فن آزما گستر

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه

- ۱) هرگز دستگاه را در محل بدون تهویه و در بسته روشن ننمایید.
- ۲) مطمئن شوید به اندازه کافی گردش هوا جهت پراکندگی حرارت وجود دارد.
- ۳) هنگام نصب دستگاه فاصله مجاز از دستگاه های جانبی و دیوار را رعایت نمایید.
- ۴) محل نصب دستگاه را به گونه ای انتخاب نمایید تا جلوی هواکش های دستگاه بسته نشود.
- ۵) دستگاه را به گونه ای قرار دهید تا جلوی دریچه تخلیه هوا بسته نشود.
- ۶) هرگز قطعات قابل سوختن و قابل انفجار را داخل دستگاه کوره قرار ندهید.
- ۷) هرگز قطعاتی که ممکن است در اثر گرما، بخارات قابل انفجار یا قابل اشتعال ایجاد نمایند را در دستگاه کوره قرار ندهید.
- ۸) از قرار دادن هرگونه پارچه، کاغذ، باند، مواد آتش زا و مواد اسیدی داخل محفظه دستگاه خودداری نمایید.
- ۹) از وارد کردن فشار روی درب دستگاه هنگامیکه باز است خودداری نمایید.
- ۱۰) بخارات و گازهای خروجی متصاعد شده از نمونه میتواند سمی باشد، ترجیحا دستگاه زیر هود قرار بگیرد.
- ۱۱) دستگاه نباید در طول کار در معرض رطوبت قرار بگیرد.
- ۱۲) تا زمان سرد شدن دستگاه، از باز کردن درب خودداری نمایید.

