

## نحوه کار کرد دستگاه های سانتریفیوژ

- دستگاه را باید روی سطح صاف قرار دهید.
- سیم رابط را به برق وصل نمایید.
- کلید دستگاه را در حالت روشن قرار دهید.
- پس اطمینان از قرار داشتن باگت ها در جای خود ، لوله های نمونه آزمایش را به صورت ضربدری (بالانس) داخل بسکت ها قرار دادهو درب دستگاه را ببندید ، بطوری که هر دو قفل دستگاه بسته شود.
- دور موتور دستگاه توسط دکمه speed تنظیم می شود.
- زمان کار دستگاه توسط دکمه time تنظیم میگردد.
- با فشار دادن دکمه start دستگاه شروع به کار میکند.
- پس از رسیدن به دور موتور تعیین شده توسط کاربر ، دور موتور دستگاه ثابت میگردد.
- بعد از پایان زمان تعیین شده ، دستگاه بصورت خودکار خاموش می شود.
- توجه : در حین کار با دستگاه سانتریفیوژ به هیچ عنوان درب دستگاه توسط کاربر باز نشود.
- درب دستگاه دارای میکروسوییچ می باشد.
- برای خاموش کردن دستگاه در حین کار، ابتدا دکمه stop را فشار دهید تا دستگاه از کار بیفتد ، سپس درب دستگاه را باز کرده و نمونه ها را خارج نمایید.
- دستگاه به صورتی تعبیه گردیده است که اگر به هر دلیلی درب دستگاه باز شود ، موتور آن به صورت اتومات خاموش میشود و تا بسته شدن کامل درب ، دستگاه شروع به کار نمیکند.
- برای جلوگیری از شکستن لوله ها از ته بسکت موجود در دستگاه استفاده نمایید.
- از حسن انتخاب شما سپاسگذاریم