

راهنمای استفاده

۱. دستگاه را روی سطح صاف و بدون لرزش قرار داده و کابل آن را به پریز برق شهر متصل نمایید.
۲. ظرف حاوی محلول و مگنت را روی پلیت قرار دهید طوری که ظرف وسط پلیت قرار گیرد.
۳. کلید اصلی 0-1 دستگاه را در حالت روشن (1) قرار دهید.
۴. در صورتیکه نیاز به همزن مغناطیسی دارید ابتدا کلید مربوطه (Stirrer Power) را در حالت روشن قرار داده و سپس با استفاده از ولوم آبی رنگ، دور دلخواه را تنظیم نمایید. پس از اتمام کار، کلید مربوطه را در حالت خاموش قرار دهید.
۵. در صورتیکه نیاز به گرم کننده (هیتر) دارید ابتدا کلید مربوطه (Heater Power) را در حالت روشن قرار داده و سپس با استفاده از ولوم قرمز رنگ، دمای مورد نظر را تنظیم نمایید. Led زرد رنگ میزان حرارت اعمالی به هیتر را نشان می دهد. پس از اتمام کار، کلید مربوطه را در حالت خاموش قرار دهید.
۶. پس از اتمام کار با دستگاه، کلید اصلی 0-1 دستگاه را در حالت خاموش (0) قرار دهید.

توصیه های ایمنی

۱. تا زمانی که هیتر روشن است، led هشدار قرمز رنگ (Hot Surface) چشمک زن خواهد بود و سرعت چشمک زدن آن ارتباطی با میزان حرارت پلیت ندارد.
۲. هیچگاه هنگام روشن بودن هیتر (روشن بودن کلید هیتر) به پلیت دستگاه دست نزنید زیرا احتمال سوختگی در اثر حرارت وجود دارد.
۳. ممکن است تحت شرایطی، علیرغم خاموش بودن led هشدار قرمز رنگ (Hot Surface) پلیت داغ بوده و موجب سوختگی شدید گردد. تا زمانی که از سرد بودن پلیت اطمینان ندارید به سطح پلیت دست نزنید.
۴. پس از خاموش کردن دستگاه، علیرغم داغ بودن پلیت، led هشدار قرمز رنگ (Hot Surface) خاموش خواهد بود. تا زمانی که از سرد بودن پلیت اطمینان ندارید به سطح پلیت دست نزنید.
۵. هرگز از این دستگاه برای حرارت دادن مواد آتش زا استفاده نکنید.
۶. از قرار دادن ظروف سرد روی پلیت داغ جدا خودداری نمایید.
۷. برای جلوگیری از سرریز شدن محلول، ظروف را کامل پر نکنید و بهم زدن را از دور پایین شروع نمایید.
۸. جهت تمیز کردن دستگاه، پس از اطمینان از سرد شدن کامل آن و جدا کردن کابل دستگاه از پریز برق، دستگاه را با استفاده از پارچه نرم مرطوب تمیز نمایید.
۹. از جابجایی دستگاه در موارد زیر خودداری فرمائید:
 - ظرف محتوی محلول روی دستگاه قرار دارد.
 - پلیت دستگاه داغ است.

مشخصات فنی

فیلوز	ولتاژ ورودی	توان مصرفی	محدوده دمایی (تقریبی)	حداکثر دور موتور
4 Amps Fast	220 V , 50 Hz	550 VA	50 – 250 (°C)	2000 rpm

آدرس دفتر مرکزی: تهران خیابان کریم خان زند ابتدای میرزای شیرازی پلاک ۸ واحد ۴

تلفن ۰۲۴۹۳۰۸۸۹-۱۴ فکس: ۰۲۴۹۳۰۸۸۹

Email: info@labtronco.com

Web site: www.labtronco.com