



## شرایط حمل و نقل دستگاه سالت اسپری:

حمل و نقل دستگاه سالت اسپری به دلیل حساسیت‌هایی که دارد، بسیار حائز اهمیت است. دستگاه باید به صورت افقی و بدون هیچ ضربه و از زیر حمل شود. در صورت وارد شدن شوک به دستگاه باعث ایجاد آسیب جبران ناپذیری به دستگاه می‌شود.

## نصب و محل استقرار دستگاه سالت اسپری:

- ❖ الزامات و فضای مورد نیاز برای نصب دستگاه شامل: شرایط محیطی مورد نیاز در محل نصب، رطوبت بیش از ۶۰ درصد نباشد و دمای آزمایشگاه حتی الامکان بین ۱۵ تا ۳۰ درجه باشد. شرایط فنی و امکانات جانبی مورد نیاز (منبع الکتریسیته، آب، فاضلاب) در دسترس باشد. شرایط ایمنی دستگاه از لحاظ الکتریسیته برق ۲۲۰ ولت تک فاز، فاصله دستگاه از دیوارهای کناری و پشت دستگاه حداقل ۲۰ سانتی متر باید رعایت گردد. همچنین دستگاه در کنار دستگاه‌های تولید حرارت مانند آون و کوره قرار داده نشود در صورت عدم تامین فاضلاب برای تخلیه مه نمکی ناشی از کارکرد دستگاه، بخارات و نشتی ایجاد شده توسط دستگاه به شدت ایجاد زنگ زدگی و پوسیدگی در دستگاه‌های دیگر خواهد شد بهتر است از اتاقی مجزا برای این دستگاه استفاده شود. بعد از نصب چرخ‌های جلو قفل شود.
- ❖ محیط آزمایشگاه باید عاری از گرد و غبار و رطوبت و بخارات مخرب بوده و دارای دمای هوای استاندارد باشد.
- ❖ دستگاه به دور از نور مستقیم آفتاب و یا حرارت مستقیم قرار داده شود.