

طریقه استفاده صحیح از پره ها:

۱. ۸۰٪ شفت و تمام سطح پره باید درون مواد تحت میکس قرار گیرد.
 ۲. به هیچ عنوان میکسر در حالت بدون بار شروع به کار نکند.
 ۳. در صورت کنترل دور میکسر، حتما فرآیند میکس از سرعت آرام شروع شود و به تدریج به سرعت بالا گسیل گردد.
 ۴. قبل از خروج شفت و پره از مواد، از توقف کامل میکسر اطمینان حاصل فرمایید.
 ۵. پره ها مناسب موتورهای با جهت ساعتگرد هستند.
- * در صورت عدم رعایت نکات بالا، عمر تجهیزات میکسر کوتاه شده و شفت و پره شما از بالانس خارج می شود.
- * در صورت نیاز به بالانس کامل، مجموعه میکسر و شفت و پره همزمان باید بالانس گردد.